

## X 光片沖片機 (X-ray Film Processor)

### 壹、使用規則

一、從冷凍或冷藏室拿出之底片，務必回溫（至室溫）後，才可沖洗，否則會影響沖洗結果。


二、Gel、紙張、膠帶等，非底片之任何物件，請確實清離後再放入沖洗。

三、勿使用裁切過的片子。

四、勿將底片折角。

五、小於 5"X\*7" (13cmX18cm)之底片，無法沖洗。放入底片方向：

六、若遇到片子卡住或其他故障情況時，請先關閉電源，再通知儀器中心技術人員處理，切勿自行處理以免造成更大的損害！

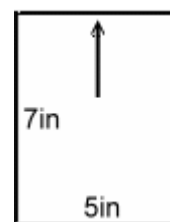

七、請共同維護整潔，勿將膠帶到處貼！

### 貳、操作說明

一、打開電源（位於入片右下方）。

二、熱機五分鐘，待溫度指示燈閃爍時。

三、按下啟動鈕（位於入片口左方），會「嗶」一聲【此時需將電燈關閉】。

四、將片子靠邊放入，待「嗶」一聲後，再放進下一片；於最後一片放入，待「嗶」一聲後，便可打開電燈。

五、約 2.5 分鐘，即可自接片槽拿取已沖好之片子。

六、當天最後使用者將電源關閉。

儀器放置地點：研究大樓 424 室

聯絡人：04-23592525 轉 4046 劉美君,

4068 邱志亮